

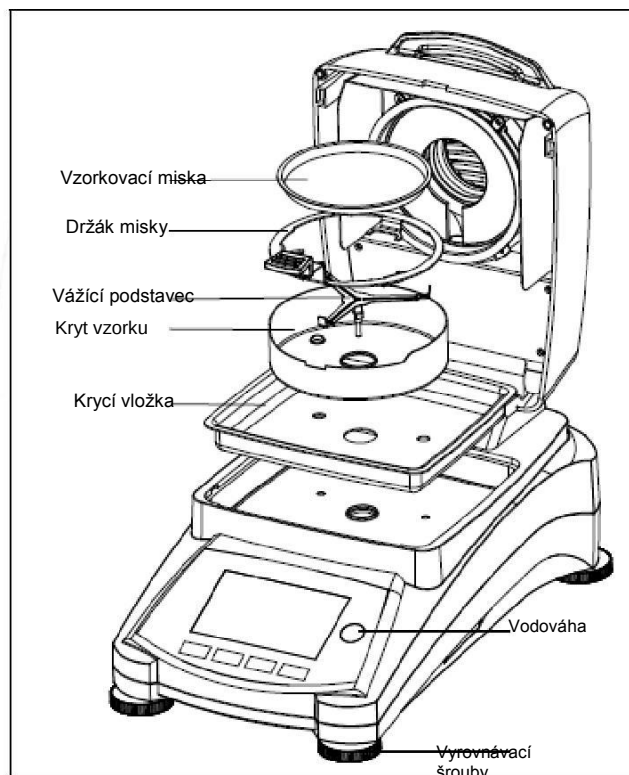


SESTAVENÍ

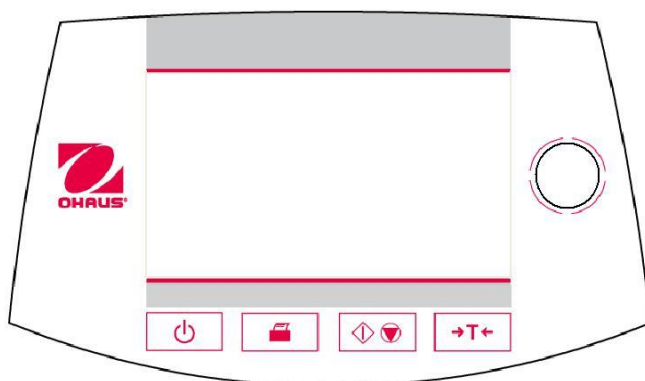


ČELNÍ PANEL

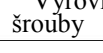

	Zapnutí / vypnutí přístroje
	Tisk dat
	Spuštění / zastavení sušení
	Tára
	Vodováha
	Vyrovnání přístroje

MĚŘENÍ

Použijte jednu z přiložených absorbních podložek jako vzorek pro seznámení s přístrojem a jeho ovládáním.

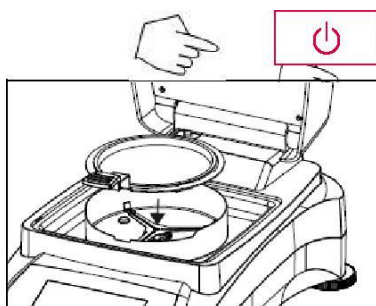

Stiskem zapnete přístroj


Rychlé měření.

Otevřete kryt přístroje.

Vyčistěte misku.

Pomocí držáku vložte misku do vzorkového prostoru tak, aby úchyt držáku zapadal do výřezu na vzorkovém krytu.

Ujistěte se, že miska správně dosedá na podstavec.

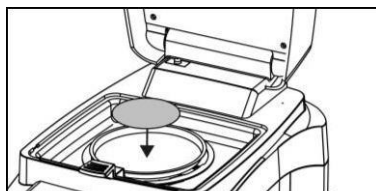

Do misky vložte absorbní podložku


Pozn: Při rutinním použití je vhodné používat držák misky, který je ergonomicky tvarovaný a zabraňuje možnému popálení od horké misky.

Zavřete kryt přístroje, ten se automaticky vytáhuje.

Otevřete kryt přístroje.

Napust'te absorbní podložku 0,5 až 1 g vody

Pozn: Minimální množství vzorku by mělo přesáhnout 0,5 g.

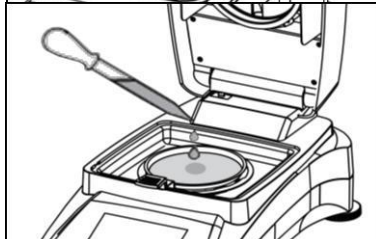**Zahájení měření**


Zavřete kryt. Přístroj automaticky zahájí sušící proceduru.

**Sušení a měření**

Průběh sušení můžete sledovat na displeji. Zobrazí se automaticky po zahájení testu.


**Sledování průběhu testu**

K dispozici jsou dvě zobrazení průběhu testu, jedno zobrazuje % sušiny a druhé vývoj v grafu. Přepínání mezi obrazovkami se provádí stisknutím displeje v oblasti hodnoty/grafu.

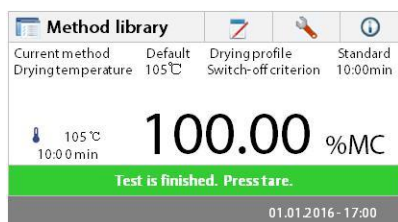

Displej zobrazuje název metody, teplotu / čas, původní navážku, aktuální teplotu, uplynulou dobu testu, % sušiny a graf. Přístroj automaticky ukončí test při dosažení přednastavených kritérií.


Chcete-li ukončit test dříve, stiskněte tlačítko

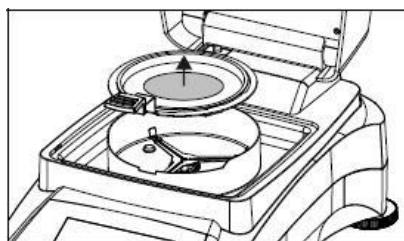


Po dokončení testu opatrně sundejte misku z vážícího podstavce.



VAROVÁNÍ: Vzorek a miska mohou být bezprostředně po testu horké, proto je nechte před manipulací vychladnout.

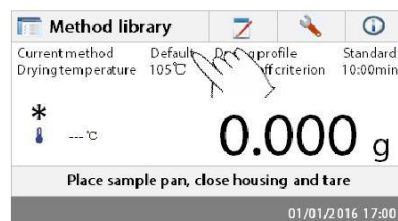**Nastavení metody**

V přístroji jsou přednastaveny měřicí metody. Jejich parametry se zobrazují na displeji. Pro změnu nastavení stiskněte displej v místě parametrů.

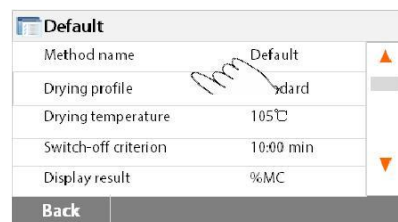

Pro provedení změny stiskněte příslušný parametr (viz. obrázek). Více informací najdete v kompletním návodu k přístroji.